

5. 17 UVセル液漏れエラーの対応

UV 検出器のフローセルで液漏れが発生しエラーが表示された場合は、以下の手順で対応してください。

【用意するもの】

吸水紙

両口スパナ 1/4"×5/16" (品番：-----) 1個 付属品

マイナスドライバ

【手順】

- ① UV 検出器のフローセルのローレットネジ 2 個を外し、フローセルを手前に引き出します。(配管は接続したまま)
- ② セルハウス内の受け皿に溜まった溶離液を吸水紙で拭き取ります。
- ③ 液漏れ箇所と考えられる配管のオシネを両口スパナ 1/4"で増し締めします。
- ④ 液漏れ箇所と考えられるセルレンズ押さえをマイナスドライバで増し締めします。
- ⑤ IC-2010 の操作部の FLOW キーを押してポンプの送液を開始します。
- ⑥ フローセルから液漏れしていないことを確認し、フローセルを UV 検出器に取り付けます。

