

## 5. 1 1 サプレッサーバルブの洗浄

本機を長期間使用しない場合は、サプレッサーバルブを蒸留水で洗浄してください。

### <用意するもの>

サプレッサーゲル容器	1 個
蒸留水	適量
廃液瓶	1 個

### <手 順>

- ① ポンプ部の送液を停止します。
- ② 本機前面のドアを開き、サプレッサーゲルの容器を取付部から外します。
- ③ 蒸留水を入れたサプレッサーゲル容器を取付部にねじ込んで取り付けます。
- ④ 操作部より以下の手順でサプレッサーバルブの切り替えを実行します。
  - 1) 基本画面表示時に **F3 (MODE)** キーを押します。
  - 2) モード設定画面表示時にテンキーから **“1” (SUPPRESS)** を入力して **F4 (SET)** キーを押します。
  - 3) 基本画面表示時に **F5 (SUP)** キーを押します。
  - 4) サプレッサー切り替え設定画面表示時、サプレッサー切り替え回数 (3 回) をテンキーより入力し、**F4 (START)** キーを押します。
- ⑤ サプレッサーゲル容器からサプレッサーバルブの間の配管内のゲルが排出されるまで、サプレッサーバルブの切り替えを繰り返します。
- ⑥ 廃液瓶を本機より低い位置に置き、サプレッサードレン配管を差し込みます。
- ⑦ サプレッサーバルブ底面に接続されたサプレッサードレン配管を外し、ドレン配管内のゲルを排出します。

