

使用条件及质量标准

OPERATING CONDITIONS and SPECIFICATIONS

TSKgel® SuperIC-Anion

分析柱					连接方式/ 连接部件	对应的保护柱		
货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	粒径 (μm)	柱身材质		货号	产品名	保护柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)
0019673	TSKgel SuperIC-Anion	4.6 × 15	5	PEEK ^{a)}	Ferrule 方式 1/16 英寸管路	0019674	TSKgel guardcolumn SuperIC-A	4.6 × 1

注^{a)} PEEK ··· 聚醚醚酮

官能团	离子交换容量	对离子
季铵基	约 12 meq/L	硼酸及碳酸离子

该 OCS 表记载了色谱柱简易使用条件及方法。详细的使用方法请参阅使用说明书。

A. 使用条件及方法

- 出厂溶剂 6 mmol/L 四硼酸钠 + 15 mmol/L 硼酸 + 0.2 mmol/L 碳酸氢钠
- 最大压降、最大流速及溶剂替换流速

货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	最大压降 (MPa)	最大流速 (mL/min)	溶剂替换流速 (mL/min)
0019673	TSKgel SuperIC-Anion	4.6 × 15	7.0	0.8	≤ 0.4
0019674	TSKgel guardcolumn SuperIC-A	4.6 × 1	1.0		

注 柱压根据流动相的种类（缓冲溶液、盐浓度）及柱温不同而不同。
如果超过最大压降，请降低流速。

- 流动相
 - 水、盐溶液以及缓冲溶液
 - pH 2.0~12.0

注 1 建议使用超纯水或同等级别的水。建议使用特级或 HPLC 级别的试剂。
注 2 请勿使用有机溶剂。
- 使用温度范围 25~40 °C
注 色谱柱达到一定温度之前，请以分析流速一半以下的流速注入流动相。
- 保存
 - 步骤：从仪器上卸下色谱柱，用保护塞密封色谱柱两端，然后进行保存。
 - 保存温度：15~30 °C
- 清洗 去除多价电解质
20 mmol/L 碳酸氢钠 + 20 mmol/L 碳酸钠溶液清洗。
注 1 根据杂质的性质，即使清洗色谱柱后，也有可能不能恢复其性能。
注 2 清洗色谱柱时的流速与溶剂替换流速一致。
- 保护柱 为了保护分析柱，请尽量同时使用保护柱。
- 废弃注意事项 填料为可燃性苯乙烯-二乙烯基苯共聚物。
废弃时，请参阅使用说明书中记载的注意事项。
- 其他 使用本色谱柱利用抑制模式进行分析时，请使用以下抑制胶。

<IC-2001 用>

货号	产品名	容量
0019675	TSKgel suppress IC-A	20 mL

<IC-2010 用>

货号	产品名	容量
0022770	TSKgel suppress IC-A	30 mL
0022771		60 mL

TSKgel 是东曹株式会社在中国、日本、美国、欧盟等的注册商标。

B. 质量标准

该色谱柱的质量标准如下：检测条件和检测结果，记载在柱盒内的 INSPECTION DATA SHEET 中。

货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	理论塔板数	不对称因子
0019673	TSKgel SuperIC-Anion	4.6 × 15	≥ 9000	1.1~2.0

