

OPERATING CONDITIONS and SPECIFICATIONS

TSKgel BioAssist[®] Q

分析カラム					接続方式 / 接続部品
品番	品名	カラムサイズ 内径(mm)×長さ(cm)	粒子径 (μ m)	カラム材質	
0019685	TSKgel BioAssist Q	4.6×5	10	PEEK ^{*1}	フェラル方式 1/16 インチチューブ
0021410	TSKgel BioAssist Q	10.0×10	13		

※1:PEEK…ポリエーテルエーテルケトン

この OCS シートには、記載カラムの適切な使用条件と仕様が記載されています。カラムの一般的な使用方法につきましては取扱説明書をご覧ください。

A. カラムの使用条件

1. 出荷溶媒 4.6 mm×5 cm カラム：20 mmol/L トリス塩酸緩衝液+20%エタノール(pH 8.0)
10.0 mm×10 cm カラム：20 mmol/L トリス塩酸緩衝液+10%エタノール(pH 8.0)

2. 最大圧力損失、最大流速、適正流速、溶媒置換流速

品番	品名	カラムサイズ 内径(mm)×長さ(cm)	最大圧力損失 (MPa)	最大流速 (mL/min)	適正流速 (mL/min)	溶媒置換流速 (mL/min)
0019685	TSKgel BioAssist Q	4.6×5	2.5	1.2	1.0	≤ 0.5
0021410	TSKgel BioAssist Q	10.0×10	2.5	7	5.0	≤ 2.0

注：カラム圧力は同一の流速であっても、移動相の種類(緩衝液、塩濃度、有機溶媒の有無)、カラム温度、グラジエント条件により異なります。適正流速の範囲内で使用しても最大圧力損失を超える場合は、最大圧力損失以下となるように流速を下げてください。

3. 移動相

- (1) 水：超純水、HPLC 用蒸留水又は注射用蒸留水
(2) 有機溶媒：30%以下 水溶性有機溶媒が使用可能
(3) pH 範囲：3～10
(4) 塩濃度：0.5 mol/L 以下

注：①有機溶媒及び試薬類は特級又は HPLC 用をご使用ください。また、調製後 3 日以上経過した移動相の使用は避けてください。
②アニオン性の緩衝液又は界面活性剤を移動相として使用するのとは避けてください。

4. 使用温度範囲

4～60℃

5. 溶媒置換

移動相への置換は、次に示す手順で行ってください。

- 1) カラム容量の 5 倍程度の蒸留水、イオン交換水又は初期移動相(低塩濃度)を通液してください。
2) カラム容量の 10 倍程度の最終移動相(高塩濃度)を通液し、対イオンを交換してください。
3) カラム容量の 5 倍程度の初期移動相でベースラインが安定するまでカラムを平衡化してください。

カラムサイズ	カラム容量
4.6 mm×5 cm カラム	0.8 mL
10.0 mm×10 cm カラム	8 mL

6. 保存

- (1) 手順：
1) カラムを含めた装置の全配管系を蒸留水又はイオン交換水に置換してください。
2) カラム内を出荷溶媒に置換し、カラムを装置から取りはずし、両端をエンドプラグで密栓し保存してください。

注：出荷溶媒への置換は、溶媒置換流速で行ってください。

- (2) 保存温度：15～30℃

7. カラムの洗浄

サンプルループをカラム内容積の約 1/10 程度のループに替え、(1)及び(2)の操作を行い、カラム性能が回復しているか確認してください。(1)及び(2)の操作でカラム性能が回復しない場合に(3)及び(4)の操作を行ってください。

- (1) 0.1～0.2 mol/L NaOH 水溶液
試料注入バルブから NaOH 水溶液を数回(3～5回)注入してください。
(2) 20～40% 酢酸水溶液
試料注入バルブから酢酸水溶液を数回(3～5回)注入してください。
(3) 20%以下の水溶性有機溶媒(メタノール、アセトニトリルなど)を添加した溶液(疎水性物質の除去)
移動相にメタノール及びアセトニトリルなどの水溶性有機溶媒を 20%以下の濃度で通液します。(塩の析出にご注意ください。)
(4) 尿素及び中性界面活性剤を添加した移動相(難溶性タンパク質の除去)
移動相に 6～8 mol/L 尿素又は 0.2～0.3%中性界面活性剤(Triton、Tween、Brij など)を添加して通液洗浄します。(カラムに尿素及び界面活性剤が残留することがありますのでご注意ください。)

注：①吸着成分の吸着力が極端に強い場合には、洗浄を行ってもカラム性能が回復しないことがあります。
②カラムの洗浄は、溶媒置換流速で行ってください。

8. ラインフィルタ

送液ポンプとインジェクションバルブとの間に、次に示すラインフィルタを取り付けてください。

品番	ラインフィルタ
0018014	ラインフィルタキット PEEK

9. 廃棄上の注意

充てん剤：可燃性充てん剤(ビニル共重合体)
焼却処分する場合、窒素酸化物ガスを発生するので排ガス対策を行ってください。

B. 品質規格

このカラムは次の規格で出荷されております。検定条件、検定結果につきましては、“INSPECTION DATA SHEET”に記載されております。

品番	品名	カラムサイズ 内径(mm)×長さ(cm)	理論段数	非対称係数
0019685	TSKgel BioAssist Q	4.6×5	≥ 500	0.9 ~ 1.8
0021410	TSKgel BioAssist Q	10.0×10	500 ~ 3000	0.8 ~ 1.8

